


## Unity Real Time 2.0 Service Pack 2 update:

### 1. Backup van de huidige databank.

Indien deze backup via de SQL server niet automatisch door de IT dienst wordt aangemaakt, kan deze manueel aangemaakt worden **op de databankserver** via Start > All Programs > Bio-Rad Laboratories > Unity Real Time - Database Utilities > Backup - Restore Database.

Login Name 'sa' en password 'biorad' met databank QCDAO zijn de standaardinstellingen (bij gebruik van SQL servers vraagt U de backup best aan bij IT).

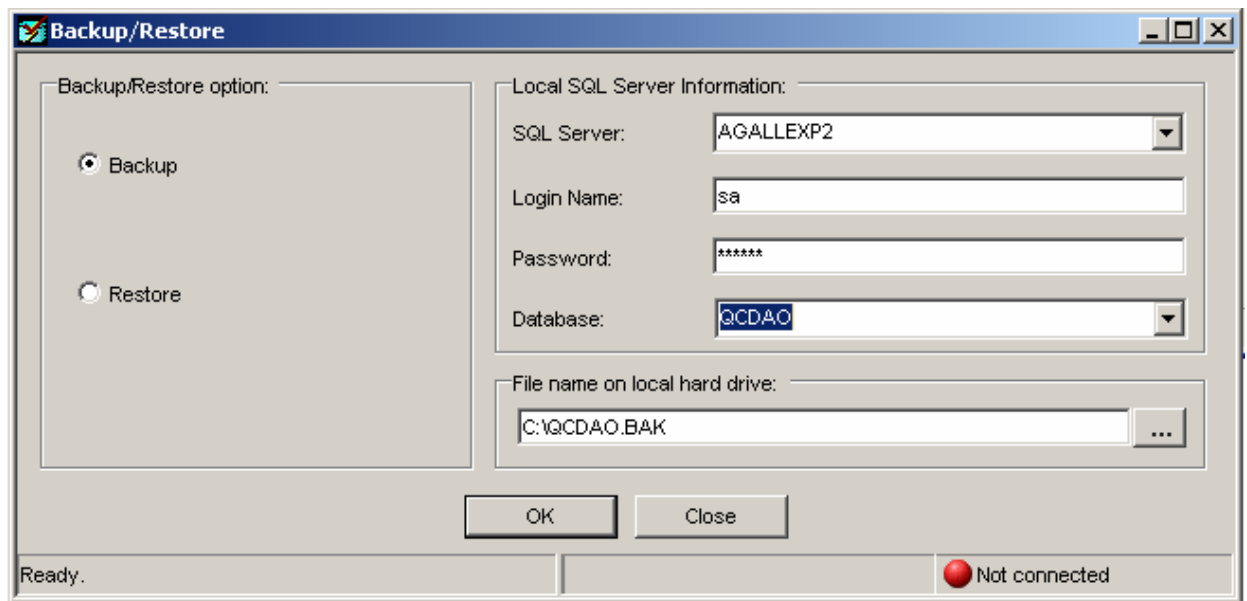


2. **Sluit alle applicaties af**, ook de automatische import en de Soft- of UnityConnect programma's.

### 3. Update database.

Open de  UnityRT2SP2\_004\_Database.zip ? folder op een computer met een Unity Real Time applicatie (dit moet niet noodzakelijk op de databank server gebeuren!). Unzip de folder, en open de file

 URT2dbsp222004.exe URT2dbsp222004.exe file.

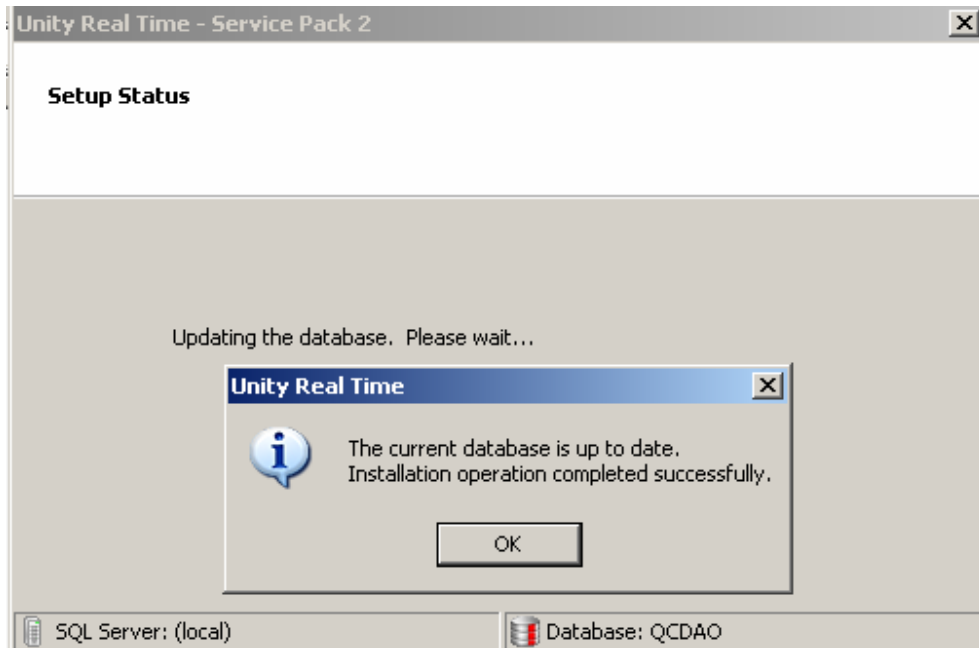



#### 4. Update applicatie.

Open op iedere computer (of server) met een Unity Real Time 2.0 applicatie de file

 UnityRT2SP222004.exe

UnityRT2SP222004.exe file onder de folder  UnityRT2SP2\_004\_Application.zip

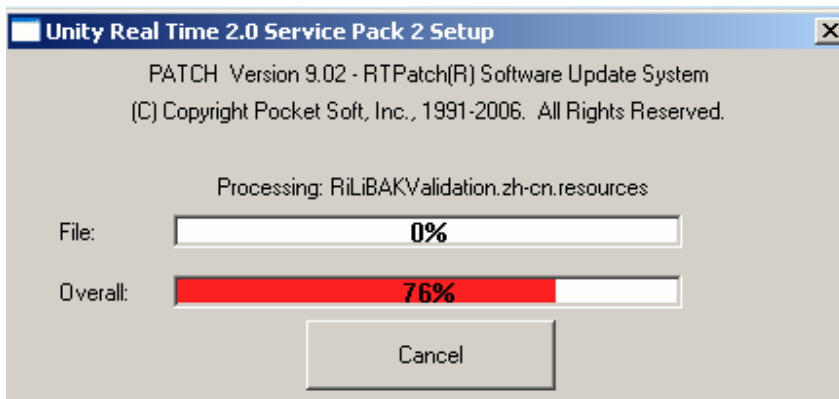

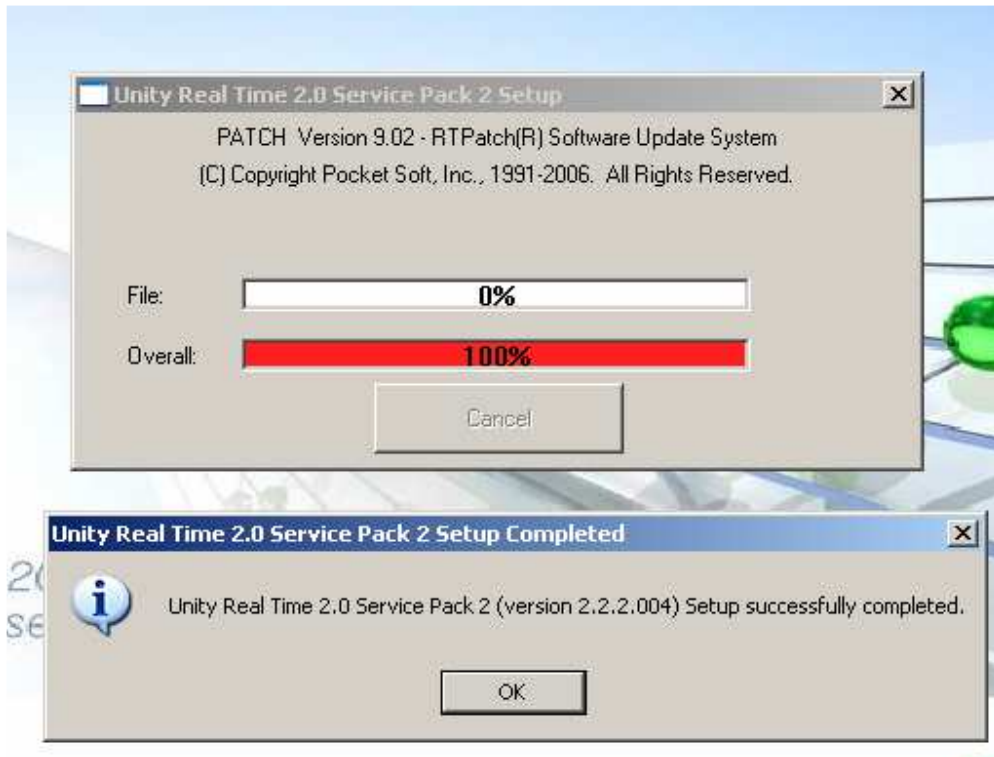


## 5. Unity Real Time opnieuw opstarten.

Om de versie te controleren na de update opent U Unity Real Time 2.0.

Na inloggen in het programma, kan U via het menu 'Help' en de optie 'About Unity Real Time' de versie raadplegen.

Na een correcte update zijn de applicatie en de databank versie 2.2.2.004 (Service Pack2):

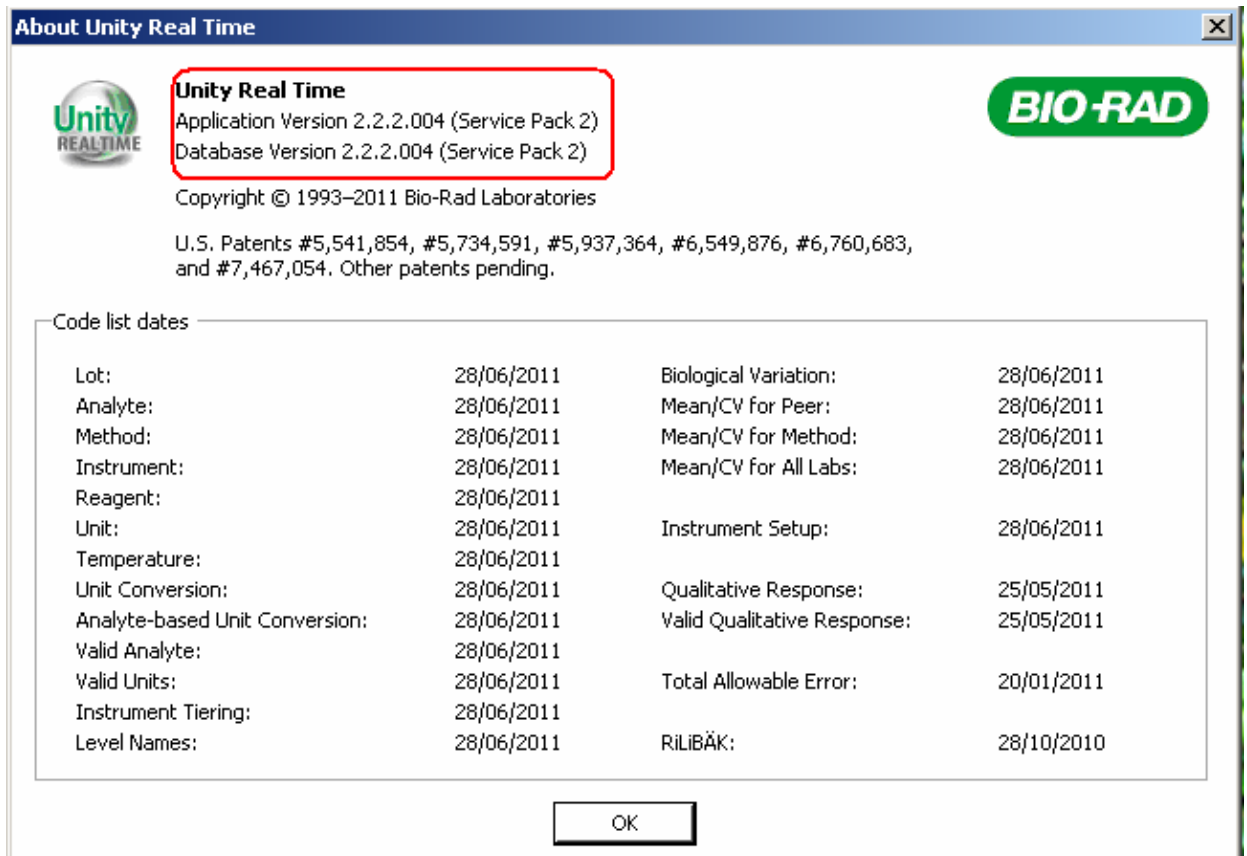

?Pas op: indien U een applicatie vergeet up te daten zal de volgende error boodschap op het scherm getoond worden.

